



产品详情

彩色预染标准分子量蛋白 Marker(10-180KD)(三色)


产品货号	产品名称	储存条件	保质期
IM10180	彩色预染标准分子量蛋白 Marker (10-180KD) (三色)	-20℃	3 年

产品介绍:

彩色预染蛋白 Marker (10-180kDa) 是一种即用型试剂, 使用前无需煮沸, 含有 10 种覆盖广泛分子量 (10-180kDa) 的预染色蛋白质, 包括 70kDa 的橙色参考带和 10kDa 的绿色参考带。可用于在 SDS-PAGE 中监测蛋白质分离、验证蛋白质印迹转移 (PVDF、尼龙或硝化纤维素膜) 以及蛋白质的近似大小。

使用说明(仅供参考):

- Western Blot: 3-5 μ L/泳道;
- SDS-PAGE: 1-2 μ L/泳道 (12 孔胶); 2-3 μ L/泳道 (10 孔胶)。

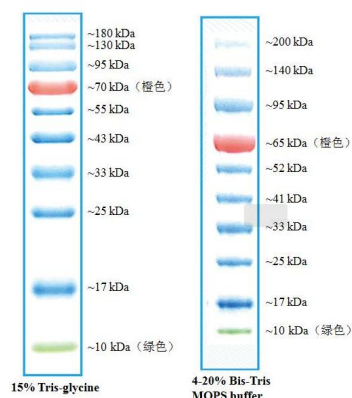

图一. 本产品在 15%浓度 Tris-Glycine 和 4-20%浓度 Bis-Tris MOPS buffer 的电泳缓冲条件下, 各条带指示分子量

彩色预染标准分子量蛋白Marker(10-180KD)(三色) IM10180		
Tris Gel/Tris-Glycine Running Buffer	Bis-Tris Gel/MES Running Buffer	Bis-Tris Gel/MOPS Running Buffer
180	200	200
130	140	140
95	95	95
70	65	65
55	52	52
43	40	40
33	31	31
25	25	25
17	17	17
10	10	10

图二. 本产品在不同电泳缓冲条件下, 各条带指示分子量(kDa)

注意事项:

- 产品已预混 loading buffer, 不需要加热、稀释或添加还原剂。
- 加样前在室温放置数分钟, 解冻后, 轻轻摇匀, 以确保溶液混合均匀。
- 在不同凝胶和缓冲液系统中, 预染蛋白质的迁移率会有所差别。
- 若使用近红外荧光成像系统 (如 Odyssey 成像系统), 橙色荧光染料将不可见。
- 本产品含蛋白 his 标签。

6. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
7. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
8. 实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：所有产品仅用作科学研究，不得用于其他用途！本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：www.followme-shop.com

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服