

10×电泳转移缓冲液(转膜液)(粉剂)



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
SG0185	10×电泳转移缓冲液(转膜液)(粉剂)	2-28℃	2 年

产品简介:

1. 10×电泳转移缓冲液(转膜液)(粉剂)是用于蛋白印迹实验(Western blotting)中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成,为预混粉末,不含 SDS 和甲醇,可配成 10×电泳转移缓冲液,便于储存、操作简便。

2. 10×电泳转移缓冲液成分为: 250mM Tris, 1.92M Glycine。

使用方法(仅供参考):

1. 每袋粉剂可配制成 1000mL 的 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。

2. 配制时用去离子水或双蒸水作为溶剂。

3. 取出包装袋中的全部粉剂溶于 800mL 的去离子水或者蒸馏水中,定容至 1000mL。

4. 本产品不含 SDS, 蛋白分子量较大或者疏水性较强时,为增加转膜效果,可适当添加少量 SDS(参考工作浓度为 0.025-0.1%)。

5. 1×电泳转移缓冲液配置方法:取 100mL 的 10×电泳转移缓冲液,用去离子水或者蒸馏水定容至 800mL,电泳前加入 200mL 无水甲醇,混匀后即可使用。建议现用现加甲醇。

注意事项:

1. 配制溶液前确保所需器材洁净。

2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。

3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

4. 实验结果受多种因素影响,相关处理仅限于产品本身,不涉及其他赔偿。

免责声明:本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话:13564444959

官网:www.followme-shop.com

地址:北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号

客服