

RNA 抽提试剂/RNA 提取液 (25:24:1 PH<5.0)

[产品详情](#)

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
SQ1122	RNA 抽提试剂/RNA 提取液 (25:24:1 PH<5.0)	2-8℃避光	6 个月

产品简介:

1. 本试剂主要用于 RNA 的提取试验。抽提剂可以使蛋白质变性，同时利用 RNA、DNA、蛋白质三者的性质差别来分离得到 RNA。抽提离心后的上层为含 RNA 的水相、中间为变性蛋白与 DNA，下层为溶剂相。
2. 静置后产品有分层，是正常现象。上层十分之一体积为保护液，不可使用，不可去除，直接吸取下层使用。
3. 本产品含有由我公司研制开发的有机分离试剂成分，其可代替有毒的氯仿，可以达到和氯仿相似的核酸分离效果。同时该产品不会产生有毒的光气，无酸化效应，保质期更长，密封保存条件下有效期可达一年。但该产品出厂半年后可能会出现提取效率下降的情况，超过半年的产品请酌情使用。该产品对温度敏感，请 2-8℃冷藏保存。

注意事项:

1. 如发现变为红色或棕色，表明已发生氧化，不能继续使用。
2. 离心后若水相有淡淡微黄色，是因为水与酚有互溶所致，可 4℃下 12000 转离心 10-15min，使水相与有机相更好的分离。或使用 24:1 抽提试剂继续纯化 1-2 次。
3. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。需低温保存的产品，一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
6. 实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明:本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话:13564444959

官网:www.followme-shop.com

地址:北京市海淀区东北旺西路 58 号尚科办公社区 C 区一楼

[公众号](#)[客服](#)